



# 涡旋振荡仪

目录号：CWVt-01

- \*请在使用本产品前仔细阅读《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；
- \*由于不遵守《使用说明书》中规定的注意事项所引起的任何事故和损失均不在厂家的保修范围内；
- \*请您妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

## 产品简介

CWVt-01 型涡旋振荡仪是一种新型的混合仪，是生物、化学、实验室、医院病房不可缺少的常规仪器。它用于一般试管、烧瓶、烧杯、分液漏斗内液体的混合。

## 产品特点

1. CWVt-01 型涡旋振荡仪具有混合速度快，混彻底，液体呈旋涡状，能将附在管壁上的试液全部混匀。
2. 具有体积小、功率大、耗电省，操作方便等优点。对一些难以溶解的药物如红霉素、染色液等也甚易混合。
3. 混合液体不需搅拌和磁力搅拌，所以混合液体不受外界污染和磁场影响。

## 主要技术参数

1. 电源电压:AC220V $\pm$ 10% 50/60Hz
2. 功率:12 W
3. 振荡频率:>2600次/分
4. 工作面尺寸:  $\Phi$  100 mm

## 注意事项

使用仪器前把三只硅橡胶吸盘按顺时针方向旋紧到机身底部三个孔内,并将吸面擦拭干净,双手按住仪器机身外壳用力向下,使仪器牢固地吸附于光滑、平整、干净的台面上,可增强仪器的振荡效果和机身的稳定性。交流电源应有可靠接地,电源电压应在规定范围内。

## 保养与维护

清洁硅海绵工作垫,需待其凉干后方可开机。

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途